


Kontrolmåling af affald



Knap stilles på "ON"

Beskyttelseshætten fjernes

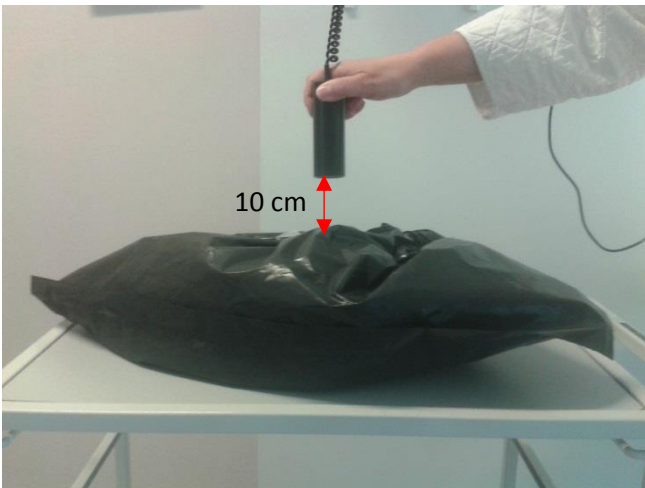

Affaldsposen placeres fladt på bordet så indholdet ligger i ét lag

Detektoren føres langsomt hen over hele posens overflade i 10 cm's afstand

Aflæs maksimale måleværdi

Måleværdi større end 75 cps

Posen med affald eller vasketøj forsynes med etikette der udfyldes med dato og måleværdi. Posen anbringes i Isotoplaboratoriet, Rum 05.04.001 (vasketøj på en hylde, madrester mm. i fryseren)

Måleværdi mindre end 75 cps

Affaldet eller vasketøjet kan bortskaffes som almindeligt affald eller vasketøj